

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Автоматическая вискозиметрическая система AVS 370

Автоматическая вискозиметрическая система AVS 370 предназначена для определения абсолютной и относительной вязкости жидкостей.

Автоматическая система позволяет проводить до 4 одновременных испытаний. Полная измерительная система, помимо модуля AVS 370 должна включать в себя: термостат для капиллярных вискозиметров, вакуумный насос, испытательные стенды и ПК.

На ПК отображаются данные определения времени истечения жидкости через измерительное отверстие в капиллярном вискозиметре с точность до 0,01

Измерение времени прохождения мениска жидкости производится оптоэлектронными сенсорами или датчиками теплопроводности. (При оптоэлектронном сканировании мениск детектируется при помощи стекловолоконных световодов, а датчики теплопроводности воспринимают разницу в теплопроводности образца и воздуха.)

AVS 370 прекрасно подходит для определения вязкости как светлых так и темных топлив.

AVS 470 –вискозиметрическая система на одну измерительную позицию, которая включает все необходимое для точного и воспроизводимого измерения без ПК. Полная измерительная система, помимо модуля AVS 470 должна включать в себя: термостат для капиллярных вискозиметров, вакуумный насос, испытательный стенд.

Возможно использование капиллярных вискозиметров: Уббелоде (вкл микро версию), микровискозиметр Оствальда, Кэннон-Фенске,.

Технические характеристики:

	AVS 370	AVS 470
Диапазон измерения времени, с	9 999	9 999
Диапазон измерения вязкость	на напоре 0,35...1800 мм2/с	на напоре 0,35...1800 мм2/с
Диапазон измерения вязкость	на всасывании 0,35...5 000 мм2/с	на всасывании 0,35...5 000 мм2/с
Измеряемый параметр	время истечения, с	время истечения, с
Точность измерения	0,01%	0,01%
Отображение значений дисплея	ПК	ЖК дисплей
Точность отображения	± 1 цифра	± 1 цифра

Давление насоса

Контроль давления	автоматический	автоматический
На напоре	до -160 мбар,	до -160 мбар,
на всасывании	до +160 мбар	до +160 мбар
Время предварительного выхода на режим измерения	0 ... 20 мин	0 ... 20 мин
Выбор количества проведения испытаний на 1 образец	до 10	1...99

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город