

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Диспергирующие элементы S 25 KV



Диспергирующие элементы S 25 KV предназначены для установки на привод диспергатора T 25.

Используются, в основном, с лабораторными реакторами IKA, так как имеют большую длину вала, в отличие от элементов S 25 N.

Штекерные соединения облегчают замену диспергирующих элементов.

Диспергирующие элементы S 25 KV обрабатывают разный объем смеси.

Подходят для работы под вакуумом.

Подходят для растворителей, допускается стерилизация.

Материал: Нержавеющая сталь (AISI 316L)

Краткосрочная максимальная рабочая температура: до 220°C

S 25 KV - 2802 Высокоскоростная насадка для растворения.

Насадка предназначена для интенсивного перемешивания и растворения агломератов.

Используется только с лабораторными реакторами IKA для объемов перемешивания от 0,25 до 2 л.

Держатель оснащен шарикоподшипниками и механическим уплотнением (SiC = встречное кольцо и уплотнительное кольцо, уплотнение = Kalrez)

S 25 KV - 26 LR Высокоскоростная насадка для смешивания.

Насадка предназначена для быстрого смешивания, растворения и дезагломерации пигментных агломератов.

Дискольверный диск диаметром 26 мм.

Глубина погружения: 180 мм

Технические данные

Тип	S 25 KV – 18 G	S 25 KV – 25 G	S 25 KV – 25 F	S 25 KV - 2802	S 25 KV - 26 LR
Обрабатываемый объем (H ₂ O)	0.01 - 1.5 л	0.05 - 2 л	0.1 - 2 л	0.1 - 2 л	0.1 - 2 л
Диаметр статора	18 мм	25 мм	25 мм	39 мм	-
Диаметр ротора	12.7 мм	17 мм	18 мм	30 мм	-

Зазор между ротором и статором	0.3 мм	0.5 мм	0.5 мм	-	-
Макс. Допустимая скорость	25000 об/мин	25000 об/мин	25000 об/мин	25000 об/мин	25000 об/мин
Окружная скорость	16.6 м/с	22.2 м/с	23.6 м/с	39.3 м/с	-
Глубина погружения	40 - 225 мм	40 - 225 мм	40 - 225 мм	40 - 225 мм	180 мм
Длина вала	270 мм	270 мм	270 мм	-	-
Материал в контакте со средой	FFPM / SIC, AISI 316L	FFPM / SIC, AISI 316L	FFPM / SIC, AISI 316L	FFPM / SIC, AISI 316L	FFPM / SIC, AISI 316L
Диапазон pH	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13
Работа с растворителями	да	да	да	да	да
Рабочая температура макс.	220 °C	220 °C	220 °C	220 °C	220 °C
Методы стерилизации	все методы	все методы	все методы	все методы	все методы
Вакуум	1 мБар	1 мБар	1 мБар	1 мБар	1 мБар

Давление макс.	6 Бар	6 Бар	6 Бар	6 Бар	6 Бар
Предельная тонкость измельчения, суспензии	10 - 50 мкм	15 - 50 мкм	5 - 25 мкм	-	-
Предельная тонкость измельчения, эмульсии	1 - 10 мкм	1 - 10 мкм	1 - 5 мкм	-	-

Характеристики

Бренд: ЛОиП