

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Нож для мельницы A 11 basic



Ножи предназначены для установки в мельницу A 11 basic.

Нож A 11.1 - Для перемалывания материалов с твердостью до 6 по Моосу. **Входит в комплект** с аналитической мельницей A 11 basic.

Нож A 11.2 - Для перемалывания мягких, пористых материалов.

Нож A 11.3 - Для перемалывания материалов с твердостью до 9 по Моосу, с покрытием из карбида хрома.

Нож A 11.6 - Для перемалывания материалов с твердостью до 3 по Моосу. Для использования только с контейнером A 11.4.

Мельница IKA® A11 basic с ножом A 11.2 используется для измельчения крупногабаритных, эластичных и мягких материалов с высоким содержанием целлюлозы.

Ниже приведен перечень материалов, для которых можно использовать режущее измельчение:

Листья, ткани, специи, зерна, хмель, картон, бумага, сено, пластмассы, табак, торф, продукты питания, тесто и корневища.

Размер частиц загружаемого материала не должен превышать 10 мм.

Для сырого и липкого загружаемого материала возможно измельчение с добавлением воды.

Мельница IKA® A11 basic с ножом A 11.3 используется для измельчении материалов с твердостью более 4 по Моосу. Нож A 11.3, является более устойчивым к износу. Кроме того, при этом исключается загрязнение материала частицами изношенного инструмента.

Ниже приведен перечень материалов, для которых можно использовать сухое измельчение:

Злаки, ячмень, кукуруза, солод, пектин, жареные зерна кофе, кора корневища, ореховая скорлупа, кости, спорынья, спрессованные материалы, торф, целлюлозу, фармацевтические препараты, удобрения, пищевые продукты, специи, резина, поташ, семена, соль, шлаки.

Твердые материалы необходимо охладить, например, при помощи добавления измельченного сухого льда в контейнер.

Характеристики

Бренд: ЛОиП