

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Титраторы Фишера серии Эксперт-007М



Титраторы Фишера серии "Эксперт-007М" (№39009-08 в Госреестре СИ РФ, сертификат соответствия ГОСТ Р) - модельный ряд приборов для количественного определения воды в нефти, нефтепродуктах, природном газе, органических растворителях, трансформаторных маслах и др. по ГОСТ 24614, ГОСТ 14870, EN ISO 12937 (IP №438/01).

Взамен Титратора Фишера "Эксперт-007".

Титраторы Фишера "Эксперт-007М" позволяют определять содержание воды в образце от единиц ppm до 100%.

Оценка правильности результатов и поверка титратора Фишера "Эксперт-007М" может проводиться по дистиллированной воде!

Титраторы Фишера "Эксперт-007М" могут работать на реактивах Фишера любого состава (отечественного и импортного производства).

Принцип работы титратора Фишера "Эксперт-007М" основан на реакции Карла Фишера, заключающейся во

взаимодействии в присутствии воды диоксида серы с йодом в реактиве Фишера. Суммарный заряд, пошедший на выделение йода, пропорционален содержанию воды в ячейке.

Объекты анализа:

- нефтепродукты
- нефть - природный газ
- растворители для органического синтеза
- трансформаторное масло
- стиральный порошок
- сахар и др.

Технические особенности титратора Фишера "Эксперт-007М":

- современная элементная база
- мощный микропроцессор
- возможность работы со сменными ячейками в зависимости от вида анализируемого вещества
- удобное подключение к ПК без дополнительных материальных затрат (ПО в комплекте)
- возможность комплектации ячейками различной конфигурации (двухкамерными, трехкамерными, однокамерными)
- титратор автоматически:

- приводит себя в исходное состояние
- опознает момент ввода пробы
- перемешивает пробу в течение заданного времени
- начинает титрование

Аналитические особенности титратора Фишера "Эксперт-007М":

- титрование до заданной точки или анализ всей кривой титрования
- возможность записи в память прибора результатов измерений количества вещества с указанием времени измерения
- ПО прибора обеспечивает статистическую обработку до 10 результатов измерений

Базовый комплект поставки титратора Фишера "Эксперт-007М":

- анализатор «Эксперт-007М»
- кулонометрическая ячейка
- электроды (комплект) – 3 шт.
- магнитная мешалка
- хлоркальциевая трубка
- порт ввода пробы

- блок питания
- кабель ПК
- ПО
- документация, первичная поверка

В настоящее время выпускаются следующие модификации титратора Фишера:

Эксперт-007М

Кулонометрический титратор по Карлу Фишера с бипотенциометрической индикацией конечной точки титрования

Эксперт-007М А

Кулонометрический титратор по Карлу Фишера с биамперометрической индикацией конечной точки титрования

Эксперт-007М АП

Кулонометрический титратор по Карлу Фишера с бипотенциометрической и биамперометрической индикацией конечной точки титрования (2 режима)

Эксперт-007М В

Волюмометрический титратор по Карлу Фишера с бипотенциометрической или биамперометрической (по выбору) индикацией конечной точки титрования приборы могут быть снабжены ручной или автоматической цифровой бюреткой

Характеристики

Бренд: ЛОиП